


細胞計數器：TC20 Automated Cell Counter (型號：145-0102)

Standard Operating Procedures

賴宗聖老師

操作步驟：

1. 按下機器右下方綠色電源鈕。
2. 取 $10\mu\text{l}$ 細胞懸浮液或與 Trypan blue 混合之細胞液，使 tip 保持 45 度角，注入計數盤靠外側的半圓形區域頂點處(圖示箭頭處)，並避免氣泡產生。計數盤不可重複使用，分 A 與 B 兩方，可測定兩個樣品或是同一樣品做二重複，使用時請握住計數盤側邊並避免觸碰到計數盤中間光學讀取的位置。

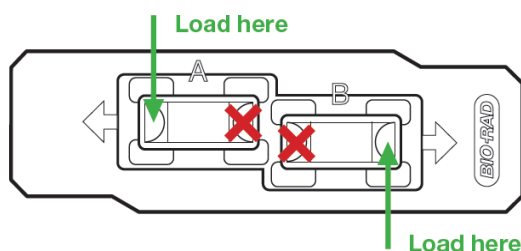

3. 約 30 秒讀取完畢後即顯示結果

注意事項

計數盤插入孔保持乾燥，數樣時計數盤外圍需擦乾

基礎保養步驟

清潔時須保持關機狀態，以拭淨紙沾 ddH₂O 擦拭，須避開計數盤插入孔與螢幕，擦拭後須確保機器為乾燥狀態再開機

廠商聯絡電話：正茂生物科技公司 全省免費諮詢專線：0800-213-029