

組織均質機使用方法與注意事項

2015/9 月

1. 檢查電源電壓與機器上標示的電壓是否一致
2. 安裝分散刀時，將分散刀具鎖定裝置，旋轉至最左邊，打開鎖定裝置。將分散刀具插入鎖定裝置，直到無法再插入為止。
3. 將分散刀具鎖定裝置，旋轉至最右邊，鎖緊鎖定裝置，此時，鎖定裝置上的標示和儀器外上的標示相互疊加。
4. 分散刀具和容器底部的距離不得少於 10mm。同時請遵守分散刀具使用說明以確保安全使用。為了避免分散過程中由於空氣而產生劇烈紊流，儀器宜放置容器的偏心位置。
5. 開起儀器前，將調速旋轉鈕，置於最低轉速，儀器轉速可以通過調速旋轉鈕上的標示對照轉速表查出。使用調速旋轉鈕即可。
6. 儀器空載轉速可達到 8000 至 30000 轉/分。
7. 插上電源後，儀器可開始工作。

負責老師：許益超老師；分機：1721